

FAA 固定液 (70%)

货号: HK2009

【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
FAA 固定液(70%)	HK2009	500ml	24 个月

【产品简介】

组织病理学中,组织必须先经过及时有效的固定才能完成随后的包埋及切片。组织固定的作用在于保持组织、细胞的固有形态和结构,防止细菌的腐蚀和组织细胞的自溶,保存细胞内固有的物质,使细胞内蛋白质凝固,尽量减少或终止内源性及外源性酶的反应,使细胞或组织基本上保持与生活时的物质一样, 还能使组织硬化,便于组织的修切。对于某些具有传染性的标本,能防止疾病的扩散;保存好大体标本。 最后,固定还可增强染色的作用。

本产品 FAA 固定液 (70%),即甲醛-乙醇-冰醋酸固定液,由 5%福尔马林、5%冰醋酸、及占比 90%的 70%乙醇配制而成。适用于较嫩的植物根、茎、叶、花药、子房组织的固定及保存,在植物形态解剖研究上应用极广。此固定液最大优点是兼有保存剂作用,但不适用于染色体的观察。

【产品组成】

产品目录	主要成分	产品规格
FAA 固定液(70%)	福尔马林、冰醋酸、乙醇	500ml

【储存与运输】

常温运输; 阴凉干燥处保存, 避免阳光直射, 有效期 24 个月。

【使用方法】

将植物组织取下后用水冲洗干净,然后放入 FAA 固定液中,较大的组织需要切成小块再固定。一般在 FAA 固定液中固定 24 h 以上。较小或者幼嫩组织可根据材料大小适当减少时间。如有条件,样本浸没在固 定液中,再通过抽真空作用可以促进样本的固定。

杭州浩克生物技术有限公司

电话:0571-86715009 网址:https://www.haokebio.com/ 地址:杭州市拱墅区凤起路 43 号



【注意事项】

- 1. 请在通风良好的环境下使用,并做好防护,避免吸入。
- 2. 为确保固定液充分渗透组织,可增加抽真空处理。
- 3. 用完后请及时拧紧瓶盖, 防止有效成分挥发。
- 4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

电话:0571-86715009 网址:https://www.haokebio.com/ 地址:杭州市拱墅区凤起路 43 号